

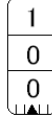
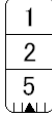
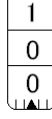
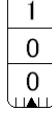
マイクロピペットの容量設定

マイクロピペットは、最適に使用するために、モデルごとに容量範囲が決まっています。

容量範囲外での使用は、故障の原因になりますのでおやめ下さい。

目盛りダイヤルの容量範囲はマイクロピペットごとに異なっておりますので容量範囲を守ってご使用下さい。

目盛りダイヤル回し過ぎによる故障は、保証期間中であっても有償になる場合がありますので、ご了承下さい。

モデル名	容量範囲	設定容量	目盛りの読み方
2	0.1 – 2 μ L	1.25 μ L	 1 の位 0.1 の位 0.01 の位
10	2 – 20 μ L	10 μ L	 10 の位 1 の位 0.1 の位
20	2 – 20 μ L	12.5 μ L	 10 の位 1 の位 0.1 の位
100	20 – 100 μ L	100 μ L	 100 の位 10 の位 1 の位
200	30 – 200 μ L	125 μ L	 100 の位 10 の位 1 の位
1000	200 – 1000 μ L	1,000 μ L	 1,000 の位 100 の位 10 の位
10mL	1 – 10 mL	10 mL	 10,000 の位 1,000 の位 100 の位

UMS 株式会社 **エル・エム・エス**
Laboratory & Medical Supplies

本社 東京都文京区本郷3-6-7 田中ビル

TEL: 03-5842-4161

FAX: 03-5842-4177